

COD-Fotometer für hohe Konzentrationen (High-Range)

A-7325: 0 bis 1500 und 0 bis 15.000 ppm (mg/Liter)

Einsetzen des Probenbehälteradapters

Den Probenbehälteradapter in das Probenfach des Instruments einführen und dabei den Pfeil auf dem Adapter auf den Pfeil auf dem Instrument ausrichten. Sicherstellen, dass der Adapter vollständig in das Probenfach eingeführt ist.

Bedienungsanleitung

1. Das CHEMetrics COD-Testverfahren (Schritte 1-11), das in jedem CHEMetrics COD-Testkit enthalten ist, befolgen.
Hinweis: Für dieses Fotometer nur CSB-Ampullen mit einem Messbereich von 0-1500 mg/l (HR) oder 0-15.000 (HR+) verwenden.
2. Drücken Sie die Taste „ON/OFF“.
3. Am Display wird „cod“ angezeigt.
4. Die Außenseite einer aufgeschlossenen COD-Blindprobenampulle sauber und trocken reiben und anschließend in das Probenfach einsetzen (siehe Tipps für die Bedienung). Die Zero/Test-Taste (Null/Test) drücken. Das „cod“-Symbol wird ca. 8 Sekunden lang blinken; anschließend wird am Display „o. o.“ angezeigt.
5. Die Außenseite einer aufgeschlossenen COD-Ampulle sauber und trocken reiben und anschließend in das Probenfach einsetzen. Die Zero/Test-Taste (Null/Test) drücken. Das „cod“-Symbol wird ca. 3 Sekunden lang blinken; anschließend werden die Testergebnisse für die Probe als mg/l CSB am Display angezeigt.
6. Das Testergebnis aufzeichnen.
Hinweis: Falls COD-Ampullen für Konzentrationen von 0 bis 15.000 ppm verwendet werden, das angezeigte Ergebnis mit 10 multiplizieren, um das tatsächliche Testergebnis zu erhalten.

Tipps für die Bedienung

- Nach dem Einschalten geht das Fotometer automatisch zum Nullabgleich. Das Fotometer muss bei jedem Einschalten wieder auf null gestellt werden.
- Um das Fotometer auf null zu stellen, muss es aus- und wieder eingeschaltet werden.
- Solange das Fotometer während einer Testreihe eingeschaltet bleibt, können eine Reihe von Messungen durchgeführt werden, ohne das Gerät auf null zu stellen.
- Wenn die Ampulle ordnungsgemäß im Probenfach eingesetzt ist, berührt der Deckel fast die obere Kante des Adapters.
- Das Fotometer vor extremer Luftfeuchtigkeit, ätzenden Dämpfen und Staub schützen. An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.
- Die Batterien herausnehmen, wenn das Fotometer nicht gebraucht wird.
- Die „!“-Taste drücken, um die Hintergrundbeleuchtung des Displays ein- bzw. auszuschalten.
- Beim Übergang von einem Temperaturextrem in ein anderes mit dem Fotometer vor der Nutzung des Fotometers mindestens 10 Minuten warten, damit es sich an die Temperatur angleichen kann.
- Um Fehler durch Streulicht zu vermeiden, das Instrument nicht in hellem Sonnenlicht verwenden.
- Eine Verschmutzung der optischen Elemente im Probenfach führt zu falschen Messungen. Die Glasscheiben im Probenfach sollten regelmäßig geprüft und gegebenenfalls gereinigt werden. Für die Reinigung ein feuchtes, weiches Tuch oder Wattestäbchen verwenden.

Anzeigen und Fehlerbehebung

E01: Zu starke Lichtabsorption (optische Elemente sind verschmutzt)

E020 oder E021: Zu viel Licht am Detektor


E022 oder Batteriesymbol: Die Batterie muss ausgetauscht werden

E027, E028 oder E029: Instrument nicht ordnungsgemäß auf null gestellt, Adapter nicht richtig ausgerichtet, Ampulle nicht vollständig eingesetzt, optische Elemente sind verschmutzt oder Ausfall der Lichtquelle.

Hi oder E03: Messbereich überschritten oder zu starke Trübung

Lo: Testergebnis hat einen negativen Wert (weniger als 0 ppm) oder Ampulle nicht vollständig eingesetzt

Einbau der Batterie

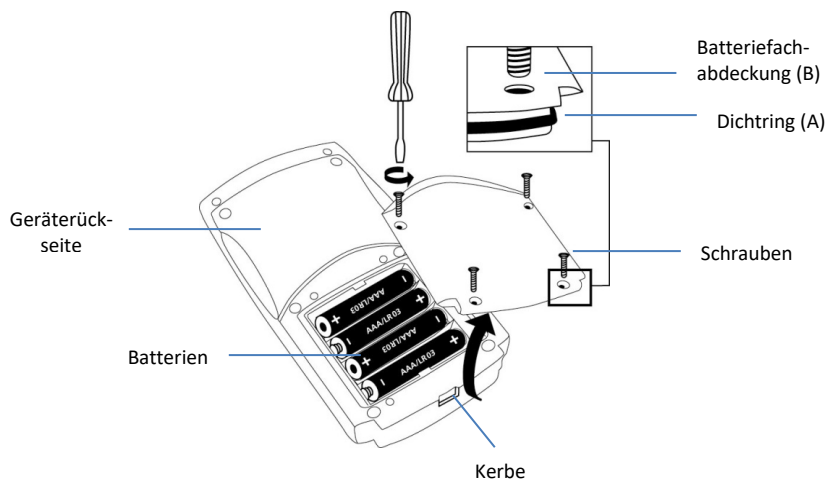

Um sicherzustellen, dass das Gerät wasserdicht ist:

- Der Dichtring (A) muss angebracht sein
- Die Batteriefachabdeckung (B) muss mit den vier Schrauben befestigt sein

Technische Daten

Automatische Abschaltung: Nach 15 Minuten Nichtgebrauch

Optische Elemente: 605 nm LED/Interferenzfilter und Lichtsensor in einer transparenten Probenkammer

Betriebstemperatur: 5 bis 40 °C (41 bis 104 °F)

Batterie: 4 AAA-Batterien (ca. 5000 Tests oder 17 Stunden)

Wasserdicht: Schwimmend, IP68 (1 Stunde bei 0,1 Metern)

Wellenlängengenauigkeit: ± 1 nm

Fotometrische Genauigkeit*: 3 % gesamter Messbereich (T = 20 – 25 °C / 68 – 77 °F)

Fotometrische Auflösung: 0,01 A

Umgebungsbedingungen: Temperatur 5 – 40 °C / 41 – 104 °F

Relative Luftfeuchtigkeit 30 – 90 % (nicht kondensierend)

CE: CE-Konformitätserklärung auf Wunsch erhältlich.

Menüauswahl

Einstellen von Datum und Uhrzeit

Bei der Ersteinrichtung zeigt das SAM „Set“, „dAtE“ und „YYYY“ sowie eine vierstellige Nummer an. Zum Einstellen von Datum und Uhrzeit weiter mit Schritt 4, wie unten beschrieben, oder Gerät aus- und wieder einschalten, um diesen Vorgang zu umgehen. Zur späteren Neueinstellung von Zeit und/oder Datum die Schritte 1 bis 6 wie unten beschrieben ausführen.

1. Die Taste „Mode“ gedrückt halten. Drücken Sie die Taste "ON/OFF", um das Gerät einzuschalten. Bei Erscheinen von drei Dezimalpunkten im Display die Mode-Taste loslassen. Auf dem Display wird „di 5“ angezeigt.
2. Die „!“-Taste drücken und loslassen, bis oben rechts und unten links im Display Pfeile angezeigt werden, die auf „Time“ und „Date“ zeigen.
3. Die Taste „Mode“ drücken. „Set“ und „dAtE“ erscheinen kurz im Display.
4. Die Datums- und Zeiteinstellungen erscheinen in der folgenden Reihenfolge: Jahr („YYYY“), Monat („MM“), Tag („dd“), Stunde („hh“), Minuten („mm“). Den jeweils angezeigten Wert durch Drücken der „Mode“-Taste erhöhen oder durch Drücken der „Zero/Test“-Taste verringern, bis der gewünschte Wert angezeigt wird.
5. Durch Drücken der „!“-Taste den angezeigten Wert speichern und zur nächsten Einstellung gehen.
6. Nach Einstellen der Minuten die „!“-Taste drücken. Im Display wird „iS SEt“ (ist eingestellt) angezeigt und das Display kehrt in den Messmodus zurück.

Rückruf der gespeicherten Daten

Das SAM-Photometer speichert automatisch die letzten 15 Datensätze. Zum Aufrufen gespeicherter Daten:

1. Die Taste „Mode“ gedrückt halten. Drücken Sie die Taste "ON/OFF", um das Gerät einzuschalten. Bei Erscheinen von drei Dezimalpunkten im Display die Mode-Taste loslassen. Auf dem Display wird „di 5“ angezeigt.
Hinweis: Ist das Gerät bereits eingeschaltet, die „!“-Taste länger als 4 Sekunden gedrückt halten, um die gespeicherten Daten aufzurufen.
2. Die Taste „Mode“ drücken. Das Photometer zeigt die gespeicherten Daten im folgenden Format an:
 - a. Probennummer: nXX (z. B. n15, n14, ... n1)
 - b. Jahr: XXXX (z. B. 2017)
 - c. Datum: MM.TT (z. B. 03.15)
 - d. Uhrzeit: hh.mm (z. B. 12:05)
 - e. Analyt
 - f. Ergebnis:
3. Die Zero/Test-Taste drücken, um aktuell angezeigten Datensatz zu wiederholen.
4. Durch Drücken der „Mode“-Taste zum nächsten Datensatz gehen.
5. Die „!“-Taste drücken, um zum Messmodus zurückzukehren.



www.chemetrics.com
4295 Catlett Road, Midland, VA 22728 USA
E-Mail: orders@chemetrics.com
23. Mai, Rev. 10